


此操作指南旨在说明：细胞经过台盼蓝染色试剂盒染色后，如何通过LUNA-II自动细胞计数仪来进行计数。

更详细的说明指导，请参考《用户手册》；同时，为了及时获得细胞计数仪的更新信息和得到更快的服务，请在[www.logosbio.com](http://www.logosbio.com)网站上登记注册你的细胞计数仪。


( Part number:L44002)

\* 台盼蓝在每次使用之前请进行30秒左右的短暂离心，可有效去除台盼蓝结晶颗粒产生的背景干扰。

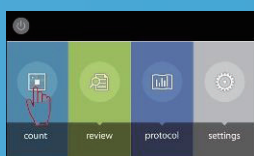

### 开机

按下power按钮来打开已经关机的计数仪或通过触摸屏来激活处于待机状态的计数仪。  
在start-up screen模块中点按count。

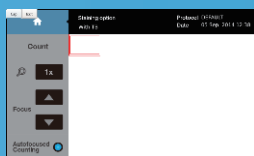


### 准备样品以及上样

将10ul的细胞样品同10ul的台盼蓝染色液混合均匀。  
将10-12ul的混合液加入到Luna 计数板的进样口处。




### 插入计数板

将准备好的计数板插入到计数仪前面的计数板进口处。

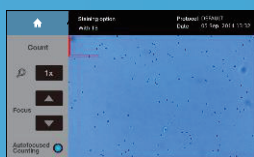

### 预览和（可选的）聚焦

预览需要计数的细胞；同时，如果有必要的话，放大图像来查看。  
（可选）点击上下聚焦箭头来聚焦细胞。  
（可选）点按Autofocused Counting来取消自动聚焦的功能。

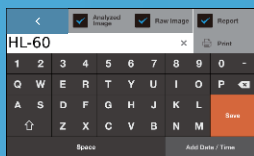

### 细胞计数

点按Count开始细胞计数。  
点按Save/Print来保存和打印结果。  
点按Histogram/Gating来进行细胞大小分类。  
点按Images来查看图像。

